

 Dinkes.Kab. Karanganyar	SOP	PENGUNAAN CENTRIFUGE		 UPT Puskesmas Matesih
		Nomor	: 440/05.C. SOP.124.01/2019	
		Terbit ke	: 2	
		No.Revisi	: 1	
		Tgl. Terbit	: 02-01-2019	
		Halaman	: 1 - 2	
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 <u>drg.ENDANG SULASTRI</u> NIP. 19791017 201001 2 013		

1. Pengertian	Centrifuge adalah alat untuk memisahkan cairan bening/ supernatan dari endapannya dengan cara diputar pada kecepatan dan waktu tertentu
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk penggunaan centrifuge bagi Petugas Laboratorium di Puskesmas Matesih.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Matesih No.440-1/71.05/2019 tentang Jenis Jenis Pemeriksaan Laboratorium yang tersedia.
4. Referensi	Good Laboratory Practice, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pelayanan Medik, Direktorat Laboratorium Kesehatan, 2004
5. Langkah-langkah/ Prosedur	1. Petugas melakukan cuci tangan lalu memakai APD sebelum melakukan tindakan. 2. Petugas melepaskan semua <i>shield</i> dari <i>head</i>. 3. Petugas meyakinkan bahwa bantalan karet ada pada dasar semua <i>shield</i>, kemudian pasang kembali <i>shield</i> pada <i>headnya</i>. 4. Petugas memasukkan dua buah tabung yang sudah diisi dan diseimbangkan ke dalam <i>shield</i> posisi yang berhadapan, demikian pula untuk tabung-tabung lainnya harus diletakkan berpasangan. 5. Petugas menutup <i>centrifuge</i> rapat-rapat, mula-mula memutar centrifuge dengan kecepatan terendah, kemudian menaikkan kecepatan secara perlahan-lahan sampai mencapai kecepatan yang diinginkan. 6. Bila waktu putaran telah cukup (sesuai dengan yang diperlukan), petugas mematikan centrifuge dan menunggu/ membiarkan sampai putaran berhenti sendiri. 7. Petugas membuka tutup <i>centrifuge</i> dan mengangkat tabung secara hati-hati dan menutup kembali.
6. Diagram Alir	-

7. Unit Terkait	Laboratorium
-----------------	--------------

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.
1.	1	Ditetapkan Plt UPT Puskesmas Matesih	Kepala UPT Puskesmas Matesih	2 Januari 2019
2.	1	drg. Dwi Rusharyati NIP.197302142000122005	drg. Endang Sulastrri NIP.197910172010012013	2 Januari 2019