

 Dinkes.Kab. Karanganyar	SOP	PENGUNAAN MIKROPIPET		 UPT Puskesmas Matesih
		Nomor	: 440/05.C. SOP.125.01/2019	
		Terbit ke	: 2	
		No.Revisi	: 1	
		Tgl. Terbit	: 02-01-2019	
		Halaman	: 1 - 1	
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		<u>drg.ENDANG SULASTRI</u> NIP. 19791017 201001 2 013		

Pengertian	Mikropipet adalah alat untuk mengambil bahan berupa cairan dengan bantuan yellow tip atau blue tip dengan ukuran sesuai yang di inginkan.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah bagi Petugas Laboratorium untuk penggunaan mikropipet di Puskesmas Matesih.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Matesih No.449-1/70.05/2019 tentang Jenis Jenis Pemeriksaan Laboratorium yang tersedia.
Referensi	Kit Insert Accumax Pro. Gujarat, India. www.accumaximum.com
Langkah-langkah/ Prosedur	1. Petugas melakukan cuci tangan lalu memakai APD sebelum melakukan tindakan. 2. Petugas memasang yellow tip atau blue tip (untuk ukuran 100 µl ke bawah pakai yellow tip untuk ukuran, 200µl ke atas pakai blue tip. 3. Untuk menyedot/.mengelurkan cairan, petugas menekan bagian atas lalu melepaskan. 4. untuk melepaskan yellow tip/ blue tip, petugas menekan bagian samping.
Diagram Alir	-
Unit Terkait	Laboratorium

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlaku- kan Tgl.
1.	1	Ditetapkan Plt UPT Puskesmas Matesih	Kepala UPT Puskesmas Matesih	2 Januari 2019
2.	1	drg. Dwi Rusharyati NIP.197302142000122005	drg. Endang Sulastri NIP.197910172010012013	2 Januari 2019